



所谓菲涅尔透镜,就是使用阶梯构造替代很厚的短焦距透镜,将其做成了一个薄片。 常被用作放大镜或LED照明用的透镜等。


- ●直接加工在厚度为2mm的有机玻璃平板上,不易变形,性能稳定。
- ●焦距从5mm到20mm, 共有四种型号。
- ●与同样焦距的玻璃透镜相比,重量轻,也不会外凸到镜架的外面。

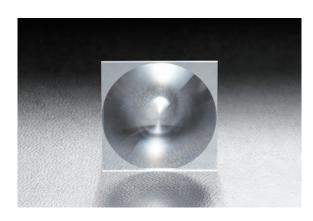

功能说明图

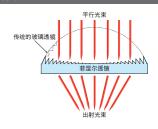

外形图 (单位: mm)

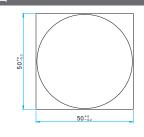



共同指标			
材料	有机玻璃 CLAREX		
折射率	1.49		
焦距公差	焦距的±10% (有效范围内)		

※CLAREX是日东树脂工业株式会社的注册商标

信息

▶可承接非标焦距或尺寸的订制产品。详情请咨询。

注意

- ▶菲涅尔透镜有正面和反面的区别。加工面相当于普通玻璃透镜的凸面。
- ▶激光入射时, 菲涅尔透镜的阶梯构造部会发生衍射, 导致部分光会落到 光斑之外。
- ▶在φ50mm的范围内可保证透镜的性能。但在有效口径外侧, 不保证焦距 糖度。
- ▶摩擦菲涅尔透镜的加工面会导致性能恶化,请勿直接接触加工面。
- ▶温度高于80℃时会发生变形, 其性能将变坏。
- ▶千万不要使用丙酮或三氯甲烷等有机溶剂进行清洁。否则,会溶解掉棱 镜结构的。
- ▶交货时表面贴有保护膜的。使用前请先撕掉。

应用系统

■光学元件・ **蓮**醇产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜 分光镜

偏光类产品

透镜

组合透镜

滤光片 棱镜

基板/窗口

光学数据

维护

选择指南

平凸透镜

平凹透镜

双凸透镜双凹透镜

透镜套件

经济型透镜

柱面镜

其他

技术指标					
型 号	焦距 (mm)	镜面棱线间距 (mm)	有效范围 〔mm〕		
FRL-50S-05P	5	0.05	ф10		
FRL-50S-10P	10	0.05	ф20		
FRL-50S-15P	15	0.05	ф30		
FRL-50S-20P	20	0.08	ф40		